



تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱/۳۰

روش کار با نرم افزار DadehAbzar FTIR

- طیف نمونه گرفته شده را با نام مورد نظر ذخیره می نماییم.
- از اتصال سیم رابط به پایانه های (Serial RS232) COM هر دو کامپیوتر اطمینان حاصل می نماییم.
- نرم افزار DadehAbzar FTIR را روی سیستم عامل WinXP اجرا و کلید Run را فعال می نماییم.
- روی سیستم عامل DOS، در نرم افزار SWIFT دستگاه، با دستور DOS وارد DOS Shell می شویم. دستور Plot را بصورت
Plot {نام نمونه مورد نظر}
وارد می نماییم.
- بطور خودکار، داده ها منتقل شده، رسم و ذخیره می گردد.

شرکت داده ابزار توس با مسئولیت محدود

تلفن / نمابر : ۰۲۱ ۶۶۷۳۶۵۴۰ همراه : ۰۹۱۲۶۰۵۲۰۷۵

پست الکترونیک : a.rostamzadeh [ATSIGN] gmail.com و ros [ATSIGN] dadehabzar.ir

پایگاه اطلاع رسانی : www.DadehAbzar.ir و www.InstrumentalAnalysis.com

فهرست محصولات، پروژه های انجام شده و نظرات مشتریان روی وب سایت شرکت موجود می باشد